

## **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO LAVA-OLHOS**

### **BASIC PAREDE C512**

(Seguir as indicações junto com o desenho.)

Para montar correctamente os Lava-olhos BASIC parede deve-se conectar como se mostra no desenho.

O lava-olhos pode-se fixar ao parede com quatro parafusos de 5/8 polegadas.

O equipamento deve-se instalar perto das zonas de perigo, livre de obstáculos e acessível pelas 3 direcções.

O lava-olhos deveria estar conectado à canalização principal de água potável através da válvula de entrada para poder realizar uma manutenção apropriada das unidades.

Para seu correcto funcionamento a pressão da água não deve ser inferior a 30 psi.

O tamanho da tubagem deve estar relacionado com a distância do equipamento à tubagem principal de água, tendo esta distancia como máximo 15.24 metros. Se a distancia é maior, o diâmetro da tubagem deve se incrementar para compensar a perda de carga por fricção.

Só se deve utilizar com uma canalização de água potável. Se utilizar outro tipo de água deve se assegurar que tem filtros de depuração instalados e que estes se encontram em óptimo estado.

O lava-olhos deve estar operacional em todo momento, por isso se deve comprovar semanalmente que a válvula de saída de água não está obstruída. As cabeças atomizadoras também se devem rever periodicamente e devem se limpar quando estejam sujos. Isto é primordial para assegurar que o equipamento está disponível numa situação de perigo.